

Western 免冰浴快速转膜液(10×)

(本试剂盒仅供科研使用)

一、产品包装

室温稳定保存一年。

产品编号	产品名称	包装规格
YWB010	Western 免冰浴快速转膜液(10×)	500mL

二、产品介绍

Western 免冰浴快速转膜液 (10×) 是一种缓冲能力更强、蛋白转膜更彻底、无需冰浴及转膜时间更短的湿转法转膜液。本产品安全无毒, 通常 30 min 可完成转膜过程, 且稀释成 1× 可重复利用 2-3 次。

三、操作步骤

1、配置方法

按照 100mL Western 免冰浴快速转膜液 (10×): 700mL 去离子水: 200mL 甲醇的比例, 将转膜液配置成工作液。

2、转膜条件

设定恒流 400mA, <150kDa 蛋白电转 30min, 可完全转印。

四、注意事项

- 1、PVDF 膜使用前需要使用无水甲醇浸润 30 s 以上。
- 2、不同胶浓度不同转印蛋白大小转印时间需要摸索调整。